


**הוראות הפעלה למיקרוסקופ עם מסך 7 אינץ', חיבור
למחשב וחימום הבמה.**



הרכבת המיקרוסקופ:

1. חיבור הבמה המכנית מתבצעת בעזרת בורג בודד אחד.

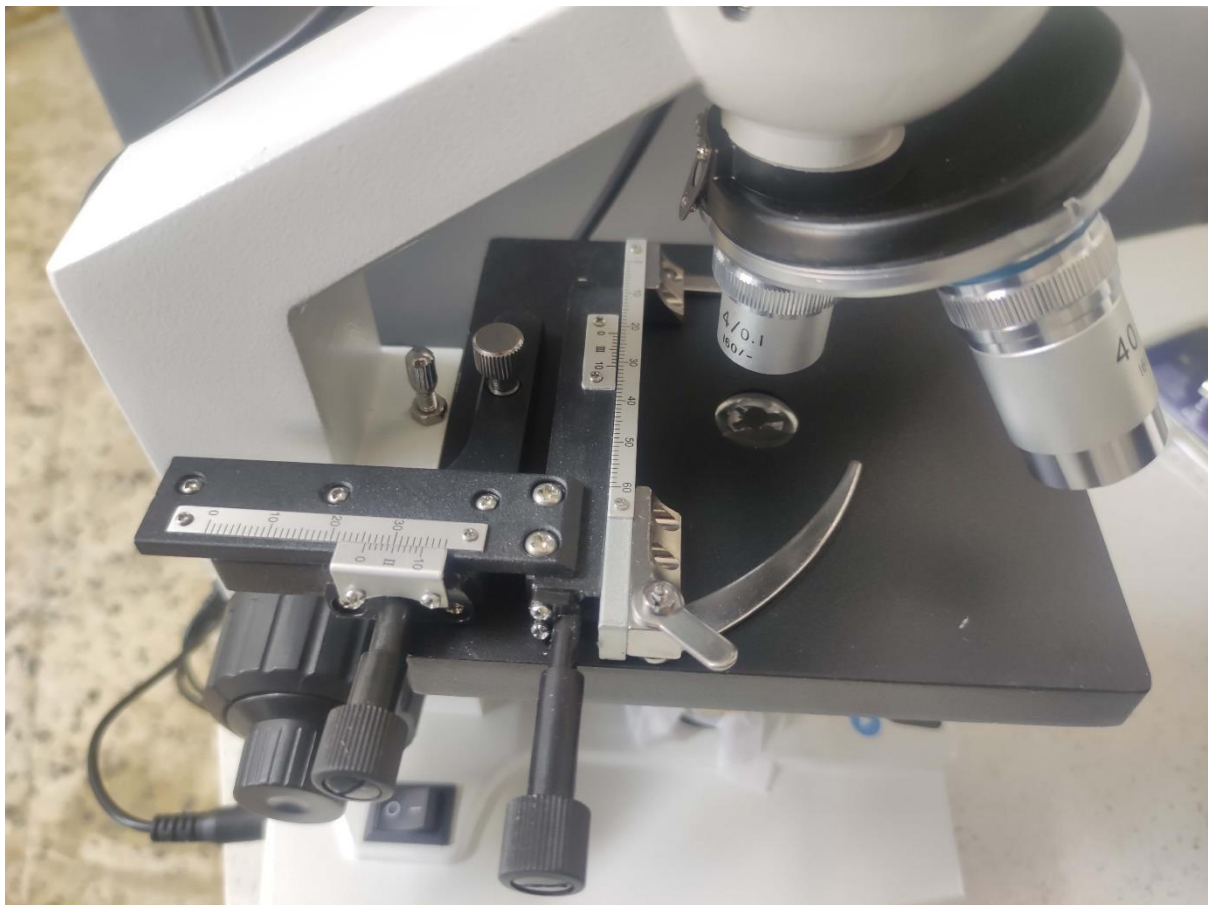

2. יש לחבר את המסך במקום המיועד מעל המיקרוסקופ.









3. לאחר חיבור המסך יש לחבר את החוטים.



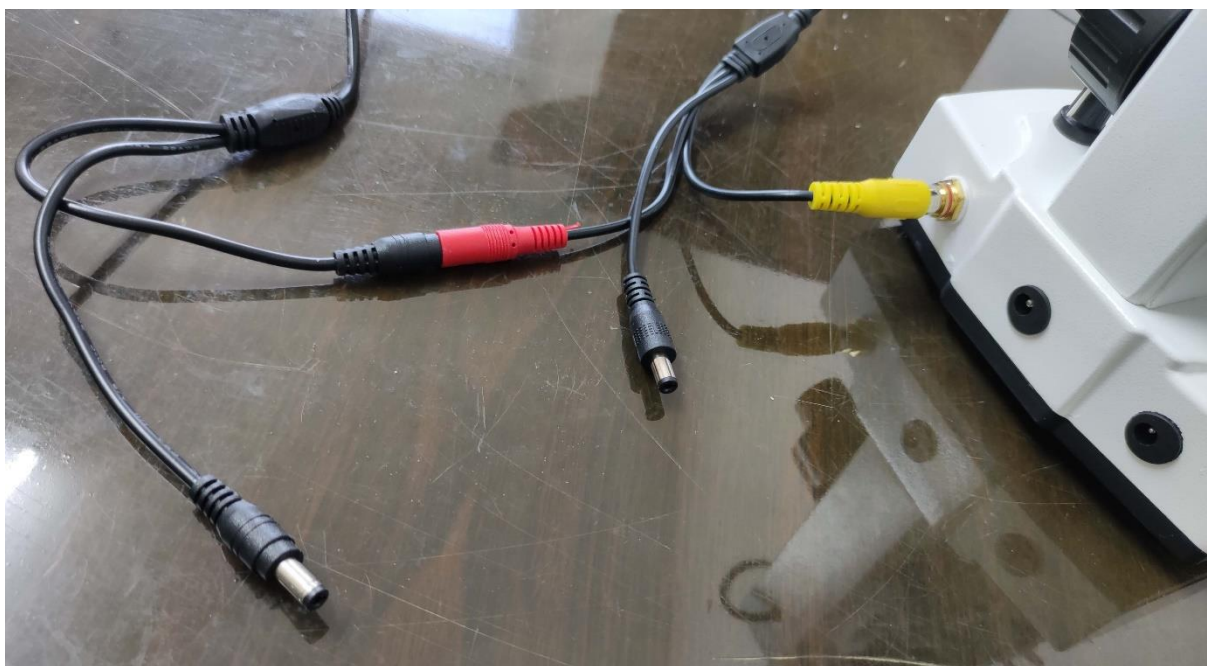

מהספק כוח יוצאים 2 חוטים זהים, אחד מהם מתחבר לשקע האדום שמגיע מהמסך והשני מתחבר לשקע האמצעי במיקרוסקופ.
חוט צהוב מהמסך מתחבר לשקע צהוב בצד שמאל של המיקרוסקופ.
חוט החשמל השחור שמגיע מהמסך מתחבר לשקע שבצד ימין של המיקרוסקופ.

4. הדלקת המיקרוסקופ:
יש להניח על הבמה המכנית פרפרט.
יש להכניס את כבל ספק המתח לשקע חשמל 220 וולט.
יש להדליק את מתג ההדלקה של המיקרוסקופ.

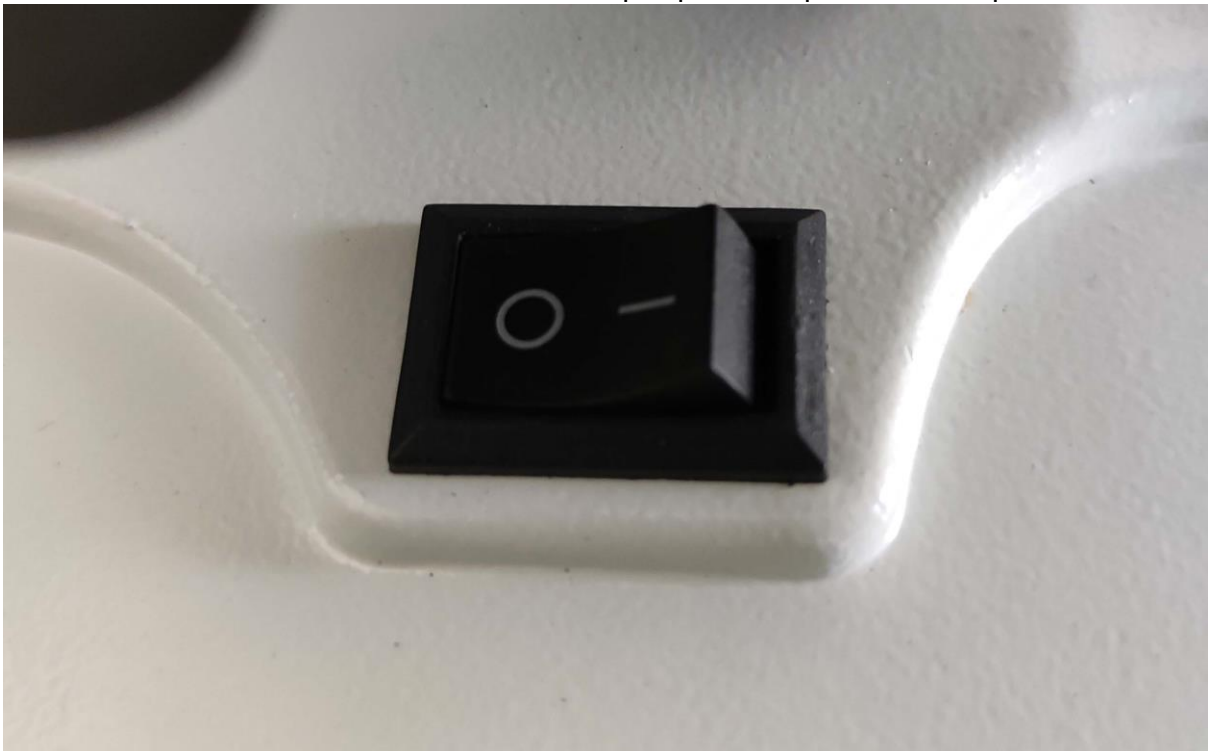

יש להדליק את המסך על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה במסך:



ניתן לכוון את עוצמת התאורה על ידי הבורר הקטן:



שינוי כיוון גס וכיוון עדין של המיקרוסקופ על ידי הבורר הגדול בצד המיקרוסקופ

לאחר כיוון הפוקוס מתקבלת תמונה ברורה על המסך:



5. כיוון החימום הפרפרט

ניתן לכוון את טמפרטורת החימום של הבמה המכנית על ידי הבקרה הבאה:



הכפתור בצד ימין:

לחיצה קצרה – הדלקה/כיבוי של החימום (בהדלקה ראשונית ברירת המחדל 38 מעלות)
לחיצה ארוכה – הצג יהבהב וניתן יהיה לשנות את טמפרטורת היעד.

כפתורי החיצים:

מאפשרים לשנות את טמפרטורת היעד רק לאחר לחיצה ארוכה על הכפתור הימני.
כדי לאשר את הטמפרטורה לאחר השינוי, יש ללחוץ שוב על הכפתור הימני.

